

使用例

1. 細胞の遠心洗浄時の洗浄用液
2. 末梢血からの白血球分離時の洗浄用液
3. 臍帯血からの幹細胞分離時の洗浄用液
4. 凍結細胞の融解洗浄用液
5. 細胞膜表面抗原解析試験時の洗浄用液
6. 組織洗浄用液
7. 臓器洗浄用液

など、さまざまな試験における洗浄用液として使用可能です。

使用方法

細胞洗浄

- ・細胞を CELLOTION™ に懸濁し、遠心分離による洗浄を行う。

細胞分取時の洗浄

- ・末梢血および臍帯血からの目的細胞分離時の洗浄液として、遠心分離による洗浄を行う。

凍結細胞の融解洗浄

- ・凍結細胞を融解後、CELLOTION™ に懸濁し、遠心分離による洗浄を行う。遠心後、上清を除去し培養に使用する培地を加え懸濁する。

細胞膜表面抗原解析試験時の洗浄

- ・フローサイトメトリーおよびセルソーターを用いた、細胞膜表面抗原解析時における細胞洗浄を行う。

組織・臓器の洗浄

- ・組織および臓器の洗浄または還流液として使用する。

貯蔵法

本洗浄液は通常冷(2-8℃)暗所で保存して下さい。